

细胞培养箱水盘抑菌剂 500X

产品编号	产品名称	包装规格
NBS8571-100ml	细胞培养箱水盘抑菌剂 500X	100ml
NBS8571-500ml	细胞培养箱水盘抑菌剂 500X	500ml

产品简介:

本公司的细胞培养箱水盘抑菌剂是一种广谱、高效、稳定、低毒的抑菌剂(antimicrobial)、杀菌剂(microbicide)和防腐剂(preservative), 专门用于细胞培养室、常规实验室等中细胞培养箱等需要用水的培养箱中水盘或自带的储水容器内水体中细菌、真菌、支原体、藻类等微生物的抑制和清除, 保持培养箱中水体的洁净, 避免交叉污染。

本产品与 Applichem 公司的 Incuwater-Clean™及 Sigma 公司的 Water Bath Treatment (S5525)属于同类产品, 效果基本一致。

细胞培养箱水盘抑菌剂, 又称培养箱用水防腐剂、培养箱用水杀菌剂、培养箱用水灭菌剂、CO₂ 培养箱用水抑菌剂、二氧化碳培养箱用水抑菌剂、培养箱水源消毒剂或培养箱水盘抑菌剂, 英文名为 IncubatorWaterPreservative、IncubatorWaterTreatment、IncubatorWater Cleaner 或 Incubator TrayCleaner 等。

基本上所有的生物实验室都要求一定的洁净度, 而培养箱用水特别是 37°C 的二氧化碳细胞培养箱或微生物培养箱等中使用水盘或自带储水容器的水, 在使用过程中极易滋生细菌、霉菌等微生物, 需要经常清洗和换水, 稍有不慎或清洗不及时, 培养箱中的用水就会成为实验污染的重要来源。洁净的培养箱用水可有效避免细胞污染, 对细胞培养的顺利进行非常重要。

本产品含有双重成分, 双重抑菌机制, 双重抑菌保障。本产品在一定浓度下可以高效、广谱的抑制、清除细菌、真菌、支原体、藻类等微生物的生长, 并极少产生耐药性。本产品的主要成分为季铵盐类阳离子表面活性剂和广谱的 IVD 级别的异噻唑啉酮类抑菌剂, 两种成分的组合使本产品即能改变微生物细胞膜的通透性, 使微生物体内的一些重要物质外渗, 从而阻碍微生物的代谢以杀灭菌体, 还可以通过抑制微生物代谢中的关键酶而抑制微生物生长并促使微生物死亡。比同类产品中单一的季铵类阳离子表面活性剂效果更佳, 可替代传统的饱和 Na₂HPO₄ 法或硫酸铜等对培养箱水盘易腐蚀的抗菌试剂。

本产品高效、稳定、低毒、环保、无腐蚀性, 起效时间快, 作用力强, 适用 pH 范围广, 特别适合于培养箱用水的抑菌; 本产品性质稳定, 在推荐温度下, 未开封产品可以稳定保存一年以上; 本产品与水可以以任意比混合, 水溶性好, 在水溶液中的稳定性好, 无挥发性; 本产品毒性极小, 无刺激性、无腐蚀性, 且有良好的生物降解能力, 不会对环境造成污染。

本产品使用便捷, 且效果持久。只需将本产品按照约 1:500 的比例加入培养箱用水的水

体中，即可以有效地清除和抑制细菌、真菌等微生物的生长，抑制效果长达 7-10 天或以上。对于已经污染的水体，约每 7-10 天使用一次，多次使用即可清除污染。

保存条件:

4℃避光保存，1 年有效。

使用说明:

1. 初次使用时建议用 75%酒精等消毒剂将培养箱的水盘或自带的储水容器擦拭干净，或用无菌水对培养箱的水盘或自带的储水容器进行一定的清洗。
2. 细胞培养箱水盘抑菌剂 500X 为 500 倍的浓缩液，使用时将本产品按照约 1:500 的比例加入培养箱用水的水体内，混匀。例如 1L 水内加入约 2ml 的本产品，建议每 7-10 天处理一次。
注：培养箱用水可以用自来水、蒸馏水、灭菌水或纯水中任何一种，但蒸馏水、灭菌水或纯水更佳。
3. 为保持培养箱内的洁净，建议每 1-3 个月更换一次培养箱用水，并在更换水时适当清洁培养箱。

注意事项:

1. 由于培养箱经常打开，即使水体中的微生物经本产品处理后生长被抑制，但环境中的微生物及空气中的灰尘等也会掉落在培养箱用水中，一般经过本产品处理后会在培养箱用水中聚集成絮状沉淀。
2. 即使使用本产品进行培养箱用水的抑菌处理，也需要定期更换培养箱用水。更换用水前，需要注意清洗培养箱的水盘或自带的储水容器。
3. 应避免本品原液与皮肤和眼睛接触。一旦接触，请立即用大量清水洗净，不得延误。
4. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
5. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。